

Observation d'Euglènes


Matériel :

- Euglènes
- Pipette compte-goutte
- Lame
- Lamelle
- Microscope
- Contenant

Protocole :

- Prélever de la suspension verte dans le contenant avec la pipette compte-goutte
- Déposer la goutte sur une lame
- Déposer une lamelle sur la lame
- Observer au microscope

Photo :

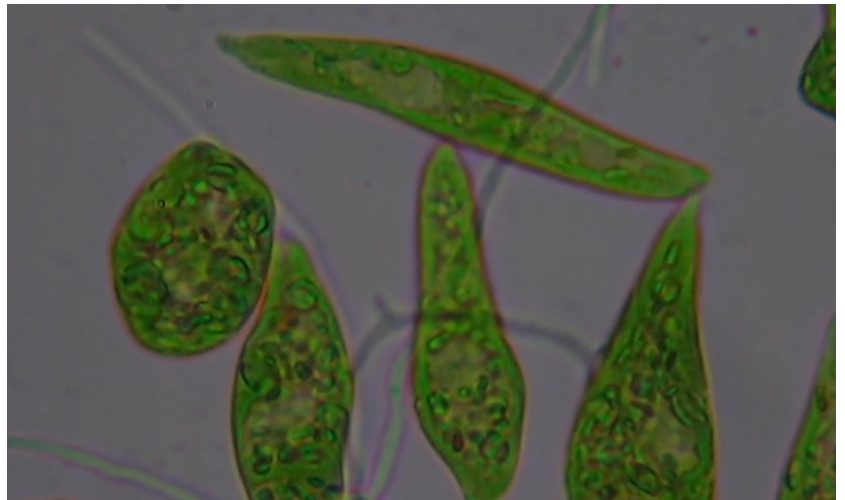

Vidéo :

<https://vimeo.com/739893722>

Trucs et astuces

- Mettre du coton sur la préparation pour bloquer les Euglènes
- Euglène disponible sur Sordalab
- Voir fiche technique pour [la culture des Euglènes](#)
- Voir la fiche technique de préparation d'une lame