

Observation de ferments lactiques


Matériel :

- Un yaourt nature (Danone par exemple) ou ferment lactique (Alsa mon yaourt maison)
- Petit tube et une pipette en plastique
- Lame/ lamelle
- Bleu de méthylène 0.5%

Protocole :

- Récupérer le jus du yaourt ou mettre 1 sachet de ferment dans 100 ml d'eau.
- Prélever une goutte avec la pipette et la déposer au centre de la lame.
- Déposer une goutte de colorant de bleu de méthylène sur la goutte.
- Déposer une lamelle

Photo :

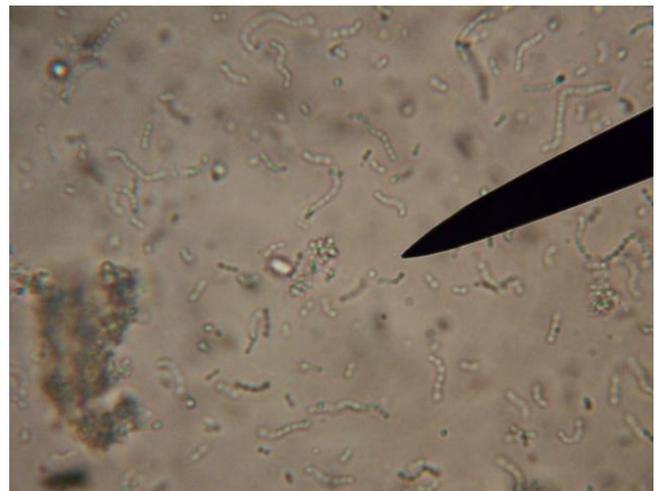

x 400 et zoom apn x4

Trucs et astuces

- Prendre un yaourt périmé